

iMO-LEARN - MDM

Quick Start Manuál



1) Přehled produktu



USB micro
nabíjecí port

on/off

Indikátor stavu



USB kabel

Bluetooth dongle



2) Nastavení

Vložte Bluetooth USB Dongle do počítače.



3) Instalace software

Stáhnout & Instalovat ([C:iMO_LEARN](#))

iMO-CONNECT software z:

i3-learning.com/imo-connect/download

Postupujte dle pokynů instalačního programu

4) Připojení Bluetooth

Zapněte všechny **iMO-LEARN** moduly.

Stavové indikátory na **iMO-LEARN** Modulech budou pro připojení blikat.

Otevřete software iMO-CONNECT který bude hledat blízké **iMO-LEARN** moduly.



5) iMO-LEARN kostka

Vložte **iMO-LEARN MDM** do **iMO-LEARN** kostky s logem i3 obráceným ke žluté nálepce



6) Dobíjení

Nabíjejte iMO-LEARN MDM Micro-USB kabelem.

Baterie je plně nabitá když indikátor stavu baterie je zelený.
Doba nabíjení: 30 minut.

Jednou z následujících metod:



USB portem libovolného zařízení.

USB power adaptérem 5V - max 2A, nebo Docking Station pro iMO-LEARN (nejsou v příslušenství)